

# DNA Marker II



北京艾德莱生物科技有限公司  
Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电话：010-82796972/82795296 (Fax)

网址：[www.aidlab.cn](http://www.aidlab.cn) 邮箱：[info@aidlab.cn](mailto:info@aidlab.cn)

## 使用说明书

包装量：

目录编号	包装单位
DM0701	250 $\mu$ l (50次)
DM0702	500 $\mu$ l (50次 $\times$ 2)
DM0703	1000 $\mu$ l (50次 $\times$ 4)

浓度：300ng/5  $\mu$ l

储运温度：4 $^{\circ}$ C (长期保存请置于-20 $^{\circ}$ C)

制品说明：DNA Marker II 为已含有 1 $\times$ loading Buffer 的 DNA 溶液，可取 5  $\mu$ l 直接电泳，使用方便。DNA Marker II 由 DNA 片段 1200bp、900bp、700bp、500bp、300bp、以及 100bp 构成，其中每条带 DNA 量约为 50ng。

- 使用注意：
1. 电泳时的加样孔宽度小于 6mm 时，每次取 5  $\mu$ l 制品电泳便可得到清晰条带。如果加样孔增宽，须适当增加 Marker 制品的加样量。
  2. 对 DNA 电泳而言，Agarose 的纯度对 DNA 条带的清晰度影响很大。因此，电泳时应尽量选用质量好的 Agarose。
  3. Agarose 电泳时，Agarose 的浓度与 DNA 片段的分离性能关系密切。Agarose 浓度越大，对短片段 DNA 分离性能越好；反之，Agarose 浓度越小，越有利于长片段 DNA 的分离。
  4. 电泳时的电压不宜过高，尽量控制在 5V/CM 左右；电泳缓冲液尽量是新鲜配制，特别是在做标准图片时。

